


Specac ミニ油圧プレス用7mmダイセット (1mmのスペーサーを利用して2mm厚の錠剤を作成)



※この方法は自己責任でお願いします

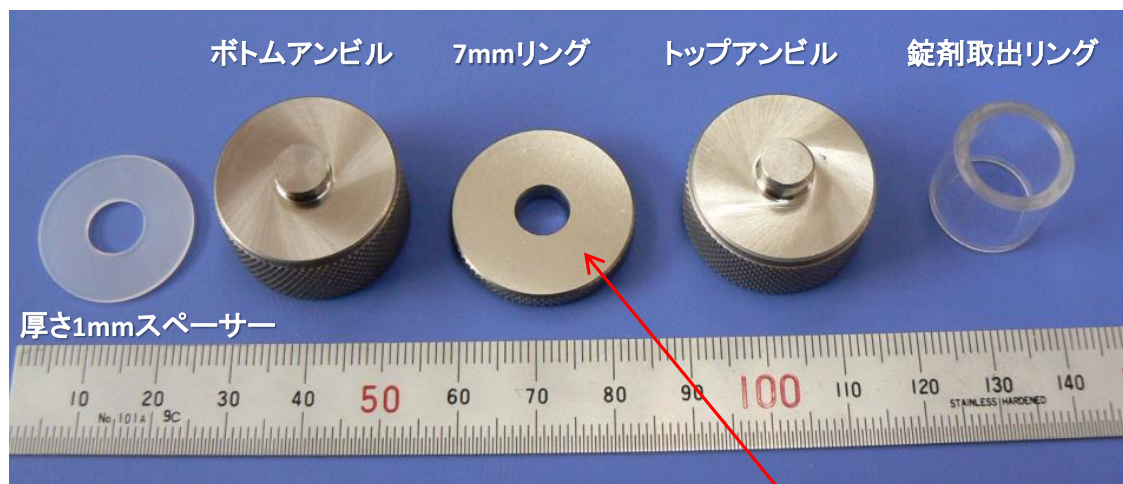

7mmリングの厚さ=3.8mm

※厚さ1、1.5、2mmのスペーサー
(プラスチックワッシャー)はホーム
センターなどで入手可能です。
(厚紙などでも代用可能です)

ボトムアンビル+リング+トップアンビル=高さ30mm

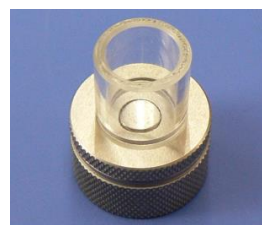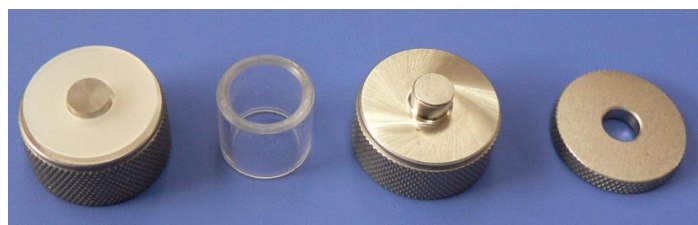

錠剤の取出

厚さ1mmのスペーサーをボトムアンビルに載せ
その後、7mmリングを載せて錠剤を作成する場合
プレス装置へセットする時のぐらつきに注意
※トップアンビルが傾いたまま荷重すると破損します

※注意)
厚さ1mmのスペーサーを使う方法
は自己責任になります

